

### Filtros de carbón de fusión:

Minimizan el olor con filtros que absorben el 99% de las partículas líquidas que se desprenden en forma de vapores gaseosos. El filtro de respiradero se conecta fácilmente en el accesorio de "desconexión rápida". El cartucho de carbón (parte superior) cambia de morado a negro para indicar que es necesario reemplazarlo. El filtro de fusión (parte inferior) se puede reemplazar después de tres o cuatro ciclos del filtro de carbón. Los filtros se diseñan para el uso con todos los bidones de 8 y 19 litros TF, PP y bidones personalizados de desconexión rápida. **Cumple con la norma EPA 40 CFR 264.173.**

### Juego de colector múltiple para CLAP:

Recolecta desechos de manera segura de hasta cuatro líneas de desecho de procesos para CLAP en un solo accesorio de entrada. El juego permite la conexión de líneas con DE de 2 ó 3 mm. El colector múltiple mide aproximadamente 89 mm y está hecho de acero inoxidable 316, y sólo se puede conectar a un accesorio de entrada de acero inoxidable. Los cuatro puertos cuentan con roscas que concuerdan con las roscas de 1/4-28 de los accesorios proporcionados. Los accesorios Peek™ contienen cuatro de cada uno de los siguientes: Accesorios de tubería con DE de 2 y 3 mm con los manguitos correspondientes de PCTFE para montaje de compresión de la línea de desechos. Cuatro tapas obturadoras para sellar los puertos no utilizados. Varios colectores múltiples se pueden utilizar en un bidón con desconexión rápida de diseño personalizado, siempre que un accesorio no sea utilizado. **El bidón de seguridad con colector múltiple instalado cumple con las normas OSHA y NFPA código 30.**

## Recipientes de seguridad

### PARA LABORATORIOS



Quita y pon es la clave en el exclusivo sistema de "desconexión rápida" de Justrite. Este mecanismo ofrece la desconexión simple del bidón del proceso sin fugas, goteras o liberación de vapor. Una vez desconectado, el bidón se sella automáticamente para evitar derrames y el mango de transporte fácil ayuda a transferir el contenido a la estación de desecho.



Se pueden alimentar hasta cuatro líneas en un solo accesorio

El juego de colector múltiple proporciona una forma conveniente y económica de recolectar desechos de varias máquinas HPLC

Filtros de carbón de fusión

El mecanismo exclusivo de "desconexión rápida" con tanto el acoplamiento como la desconexión provistos de válvulas que impiden la liberación de vapores o las fugas de solvente.

Los accesorios de acero inoxidable cuentan con anillos tóricos de teflón en los bidones estándar. También están disponibles los anillos tóricos de vitón o EPDM en los bidones personalizados.

El mango de transporte fácil con bloqueo de posición fija mantiene la tapa abierta para el fácil vertido.

El color translúcido permite verificar de un vistazo el nivel de líquido.

Los accesorios económicos de polipropileno cuentan con anillos tóricos de EPDM.

La abertura grande facilita el vertido controlado en recipientes más grandes para la eliminación apropiada de desechos tóxicos. El pico cuenta con un pararrayos de acero inoxidable.

Para múltiples unidades de CLAP, ofrecemos bidones adaptables de hasta ocho accesorios.

¡llame a su distribuidor local hoy mismo!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**